

TECHSPEC®

Anamorphisches Prismenpaar, verstellbar, 1X-8X Vergr., NIR I-beschichtet



1X-8X Magnification, NIR I Coated, Adjustable Mounted Anamorphic Prism Pair

Produkt #34-553

KONTAKT

-

1

+

€539⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€539,00 stückpreis
Stk. 6-25	€431,00 stückpreis
Stk. 26-49	€405,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Beam Shaping

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

52 x 27.7 x 35.6

Größe (mm):

Optische Eigenschaften

NIR I (600-1050nm)	Beschichtung:
N-SF11	Substrat: □
1X-8X (with 1mm Dia. Minor Axis Input Beam)	Vergrößerung:
20-10	Oberflächenqualität:
3	Winkeltoleranz (Bogenminuten):
R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm	Beschichtungsspezifikation:
600 - 1050	Wellenlängenbereich (nm):
7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns	Zerstörschwelle, laut Design: □
3.00	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.00	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:

Gewinde & Montage

Mounted (Adjustable Magnification)	Mount:
------------------------------------	--------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------


Produktdetails

- Umwandlung von elliptischen Strahlen in Strahlen mit rundem Strahlprofil
- Antireflexionsbeschichtung für übliche Diodenlaserwellenlängen
- Versionen mit und ohne Fassung lieferbar


Anamorphische Prismenpaare werden eingesetzt, um Laserstrahlen in nur einer Richtung auszudehnen. So können z. B. elliptische Diodenstrahlen in nahezu runde Strahlen umgewandelt werden. Durch eine Halterung der Prismen in verschiedenen Positionen können Vergrößerungen von 2:1 bis 6:1 erzeugt werden. Die Prismen können sehr gut bei 635 nm und 670 nm eingesetzt werden, auf den Prismen ist eine breitbandige Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für 600 bis 1.050 nm aufgebracht.

Bei unseren gefassten anamorphischen Prismenpaaren ist der Mittelpunkt des Ausgangsstrahls um 5,9 mm zum Mittelpunkt des Eingangsstrahls verschoben. Durch die Schwalbenschwanzhalterung können die Prismen gegenüber dem Laser verdreht werden, sodass die Montage auf der optischen Bank vereinfacht wird. Durch den C-Mount können alle **C-Mount Komponenten** mit dem gefassten anamorphischen Prismenpaar kombiniert werden.

Technische Informationen

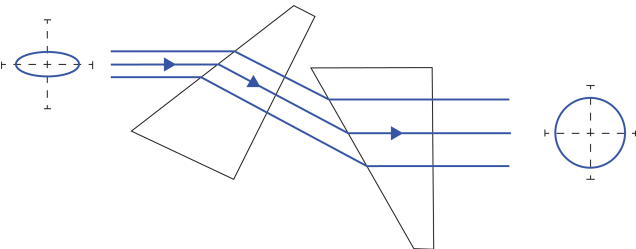


Ray path for anamorphic prism pairs, showing transformation of elliptical beam to circular beam

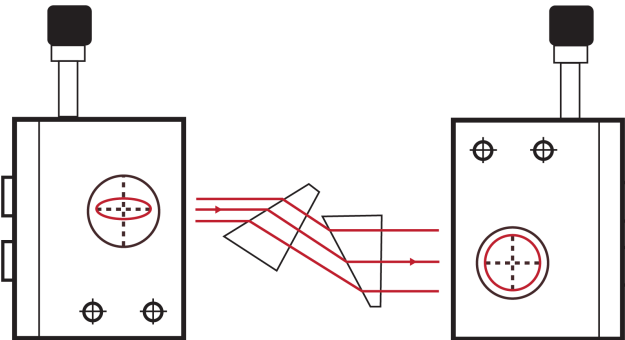


Ray path for mounted variable magnification anamorphic prism pairs, showing entrance and exit apertures on the housing

Typical Values				
Magnification	α1	α2	Vertical Separation (V)	Beam Displacement (D)
2X	-20.6°	-6.5°	1.75mm	4.50mm
3X	-29.7°	-0.9°	2.56mm	5.45mm
4X	-34.1°	2.1°	3.01mm	5.74mm
5X	-37.4°	3.2°	3.33mm	6.15mm
6X	-39.7°	4.0°	3.51mm	6.42mm

Anamorphic Prism Pair

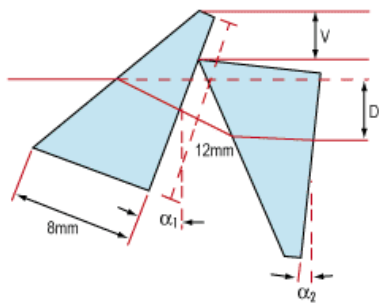

Magnification vs. Prism Angles

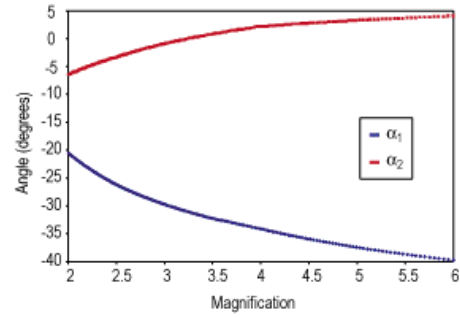

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

